



# NEXOPART TwinNut

---

Das praktische und leichte Schnellspannsystem für Ihren Siebturm.

**NEXOPART**

simplicity for your lab

# NEXOPART TwinNut

## Das praktische und leichte Schnellspannsystem für Ihren Siebturm.

Sie benötigen eine schnelle und praktische Lösung, um Ihren Siebturm zu fixieren? Mit dem Schnellspannsystem NEXOPART TwinNut reduzieren Sie im Nu Ihren Zeitaufwand, da das lästige Auf- und Abdrehen der Spannmutter entfällt. Besonders geeignet ist es für Siebungen mit variierenden Siebturmhöhen. Die TwinNut vereint die Vorteile des Classic- und des Easylock-Systems in perfekter Weise. Die Fixierung Ihres Siebtrums erfolgt wie bei dem Classic-System durch einfaches Drehen (Abb. 1 + 3). Bei einer Veränderung der Siebtrumhöhe erfolgt die Anpassung durch ein Öffnen der Schnellspan-Komponenten (Abb. 2). Sie müssen lediglich die TwinNut auseinanderziehen, auf die gewünschte Position entlang der Führungsstangen schieben, um mühelos eine Höhenanpassung vorzunehmen.


### Vorteile der NEXOPART TwinNut:

- Leichtes und schnelles Auswechseln der Siebe, da der Drehaufwand beim Öffnen und Schließen des Systems gering ist
- Griffstangen erleichtern das Festziehen der Spannschraube
- Die Führungsstangen des Classic-Systems können auch für das TwinNut®-System verwendet werden
- Keine Fett- und Staubempfindlichkeit
- Für jeden Einsatzbereich geeignet
- Einsatz bei NEXOPART-Vibrationssiebmaschinen
- Kostengünstiger als andere Schnellspannsysteme

### TECHNISCHE DATEN AUF EINEM BLICK.

	TwinNut M20	TwinNut M30
Material Griffstange:	Edelstahl	Edelstahl
Material Spannmutter:	Aluminium	Aluminium
Geeignet für:	EML Premium 200 - 315	EML 450 - UWL 400
Abmessung B x H:	170 x 66 mm	254 x 93 mm
Gewicht:	0,237 kg	0,456 kg
Bestellnummer*:	210114139	208562034

\*beinhaltet eine Spannmutter

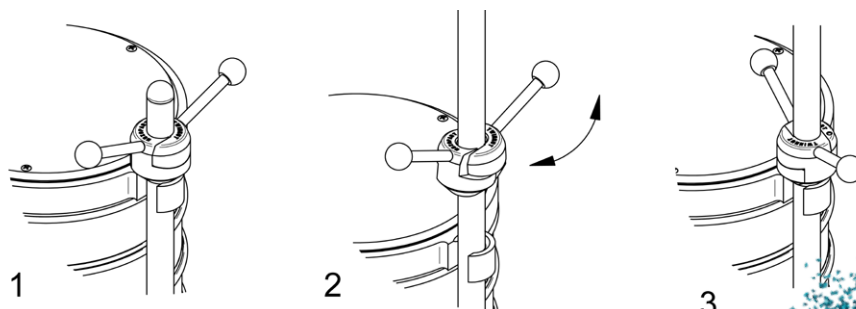

### NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64  
59302 Oelde  
Germany

[sales@nexopart.com](mailto:sales@nexopart.com)  
[www.nexopart.com](http://www.nexopart.com)

DB 130 D 01 12/2024 TwinNut PDF NEXOPART®  
Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.  
Als innovatives Unternehmen schützt Nexopart® sein geistiges Eigentum. Das Knowhow NEXOPART® ist durch folgende Schutzrechte geschützt:  
Wortmarke NEXOPART in dem Schutzraum DE (30 2022 110 345), IR UK (W00000001740397), IR EU (1740397) und IR US (7,525,699).  
Photos: Walkenhorst

Die TwinNut ist für die NEXOPART Analysensiebmaschinen EML 200 Premium bis UWL 400 erhältlich.

NEXOPART  
simplicity for your lab